

Quick Start Guide


LinkSquare Basic

소프트웨어용 **UDID**가 들어있습니다.
자세한 내용은 linksquare.io/help에서
확인하십시오.



LinkSquare

제품의 명칭

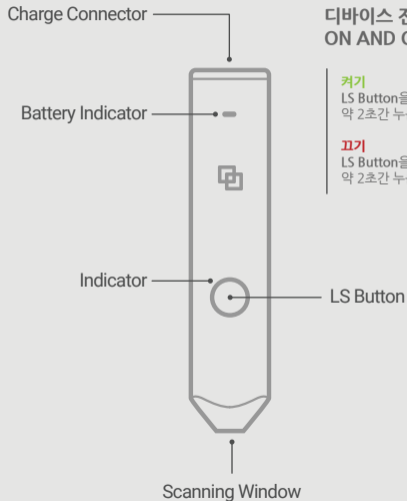

디바이스 전원 ON AND OFF

켜기
LS Button을
약 2초간 누릅니다.

끄기
LS Button을
약 2초간 누릅니다.

기타정보



LinkSquare 제품을 사용하기 전에 반드시
Product and Safety Instructions를 읽어보십시오.



규제정보

Product and Safety Instructions의
국가별 인증 목록을 확인하십시오.



CUSTOMER SUPPORT


도움이 필요하세요?
질문이 있으신가요?
linksquare.io/contact로 문의 주세요.



LINKSQUARE 알리기

f fb.com/LinkSquareIR
t twitter.com/LinkSquareIR


시작하기

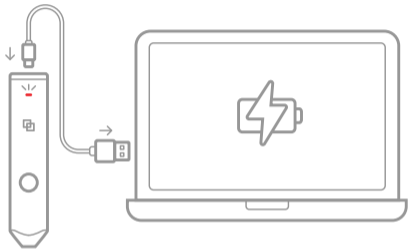

1

LinkSquare 디바이스의 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 Battery Indicator의 깜빡임이 사라집니다.

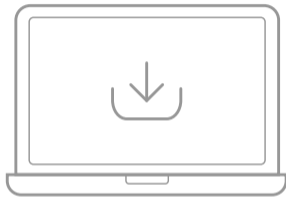


2

LinkSquare Basic 소프트웨어를 컴퓨터에 다운로드합니다.

제품 주문 후 수신하신 이메일에 포함된 링크에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

*설치를 위해서는 Windows 7 이상의 운영시스템이 요구됩니다.

시작하기

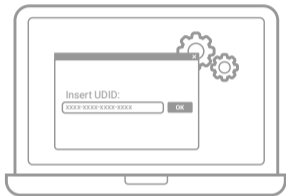

3

**UDID를 입력하여
소프트웨어를 설치합니다.**

다음의 UDID를 입력하시면 됩니다.



4

디바이스의 전원을 켭니다.

전원이 켜지면 디바이스의 Indicator가
청색으로 변하게 됩니다.

컴퓨터에 연결하기

LinkSquare 디바이스와 컴퓨터를 연결하는 방법은 2가지가 있습니다.
2가지 모드간 변경을 위해서는 LS Button을 짧게 누르면 됩니다.

IoT MODE

라우터를 통해 연결.

IoT 모드가 되도록 Indicator가 **청색**인지 확인합니다.



“IoT Mode”를 선택한 후 설명을 따라 연결합니다.

AP MODE

디바이스와 컴퓨터를 직접 연결.

AP 모드가 되도록 Indicator가 **녹색**인지 확인합니다.



컴퓨터의 Wi-Fi 연결 대상 중 “LS-XXXXXXX”를 찾아
다음의 비밀번호를 입력합니다. **00000000**.

사용하기

1




LinkSquare 디바이스를 LinkSquare Basic 소프트웨어에 연결합니다. **Connect 메뉴**를 눌러 연결이 완료되면 **Indicator**가 백색이 됩니다.

2



스캔 대상에 디바이스의 **Scanning Window**를 접촉한 후 원하는 대상을 스캔하여 데이터를 수집합니다. 디바이스의 **LS Button** 또는 소프트웨어의 **Scan 메뉴**를 짧게 누르면 됩니다.

3

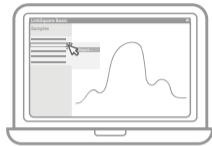

스캔 데이터 정보는 **Sample 메뉴** 창에서 확인 가능하며 마우스 우클릭을 통해 추가 기능을 확인할 수 있습니다. **Export 메뉴**를 통한 스캔 데이터 정보의 내보내기도 가능합니다.

4



디바이스와 소프트웨어의 연결을 끊기 위해서는 **Disconnect 메뉴**를 누르면 됩니다.

LinkSquare 앱



- LinkSquare Basic을 활용해 만든 모바일 앱을
- 확인해 보세요. 현재 제공되는 Color Palette
- 앱으로 재미있는 실험도 하고, 향후 만들어질
- 다양한 앱을 확인할 수 있습니다.
- 단, 모바일 앱을 만들기 위한 소프트웨어는 본 제품에
- 포함되어 있지 않습니다.

1 LinkSquare 앱을 설치 후 실행합니다.



현재는 iOS용 앱만
제공됩니다.
iOS 10 이상의
운영시스템이 요구됩니다.



Android 앱은 2018년 중
출시 예정입니다.

2 LinkSquare 디바이스의 전원을 켜고 모바일 디바이스와 연결합니다.

2가지 모드에 대한 연결방법은 컴퓨터에 연결하기를 참고하시기 바랍니다.

3 LinkSquare 디바이스를 앱과 연결합니다.

앱 홈스크린의 Connect를 눌러 연결이 완료되면 Indicator가 백색이 됩니다.

4 그리고 LinkSquare 앱을 탐험해 보세요!