

Quick Start Guide

Liquid Station 1

자세한 내용은 linksquare.io/help에서
확인하십시오.



LinkSquare

기타정보

Liquid Station 1은 LinkSquare 1과 함께 사용하는 제품입니다.
LinkSquare 1에 관한 내용은 linksquare.io를 참조하십시오.

안전지침



Liquid Station 1을 사용하기 전에,
Product and Safety Instructions의 모든 안전 주의사항을
반드시 확인하십시오.





CUSTOMER SUPPORT




도움이 필요하세요? 질문이 있으신가요?
linksquare.io/contact 로 문의 주세요.

SNS 소통



-  fb.com/linksquareIR
-  twitter.com/LinkSquareIR
-  instagram.com/stratio.linksquare.beyonsense
-  youtube.com/StratioLinkSquareBeyonSense


제품의 명칭

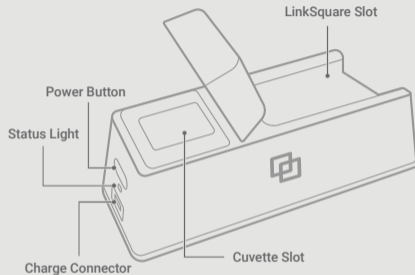

구성품

- 1 Grab-and-go Case
- Liquid Station 1
- 2 Cuvettes
- Quick Start Guide
- Product and Safety Instructions


준비하기

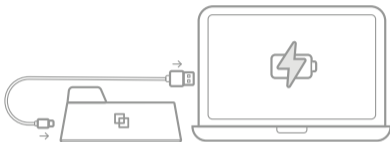

1

Liquid Station 1의 배터리를 충전합니다.

충전이 완료되면 Status Light의 깜빡임이 사라집니다.

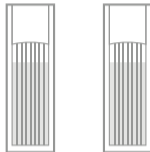

2

큐벳에 액체 샘플을 채웁니다.

제공된 큐벳에 분석 대상 액체를 채운 후, Cuvette Slot에 삽입합니다.

주의: 홈이 없는 면이 LinkSquare Slot 쪽을 향해야 합니다.


시작하기



3

Liquid Station 1의 전원을 켭니다.

전원이 켜지면 **Status Light**가 백색으로 변하게 됩니다.

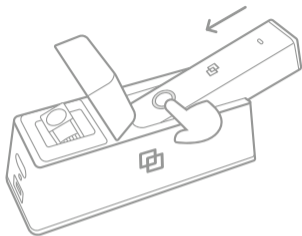


4

LinkSquare 1 디바이스를 삽입합니다.

LinkSquare Slot에 삽입하기 전에, LinkSquare 1 디바이스가 켜져 있는지 확인합니다.

스캔하기

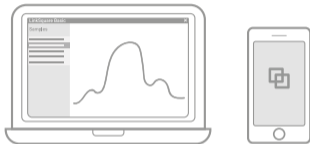


5

LinkSquare 앱 또는 소프트웨어를 실행합니다.

LinkSquare 1 디바이스가 LinkSquare 앱 또는 소프트웨어에 연결되었는지 확인합니다.

참고: LinkSquare 앱은 Android 또는 iOS 기기에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. 소프트웨어는 linksquare.io/order에서 구입할 수 있습니다.

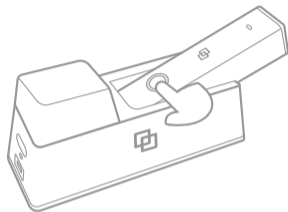

6

스캔을 시작합니다.

LinkSquare 1 디바이스의 LS Button을 누르거나 앱 또는 소프트웨어의 SCAN 메뉴를 짧게 누르면 됩니다.

글보다 영상이 편하신가요?



이 영상을 시청해 보세요.
2분 내로 Liquid Station의 사용법을 배울 수 있습니다.

지금 확인하세요!

bit.ly/LiquidStation



LinkSquare

linksquare.io